

通用型抗体稀释液(无蛋白)

产品简介:

通用型抗体稀释液(无蛋白)(Universal Protein-Free Antibody Dilution Buffer), 也称作通用型无蛋白抗体稀释液, 是一种即用型的, 适合于稀释所有免疫抗体测定 (Immunofluorescence, IHC, ELISA, WB) 实验中的抗体。

该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 在 4°C 保存和使用; 稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合, 获得更佳的效果, 可反复使用, 节约宝贵的抗体。试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于大多数类型抗体稀释, 包括 HRP、AP 标记的抗体。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PW0422	Storage
	通用型抗体稀释液(无蛋白)	100ml	4°C
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据抗体使用说明书, 直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。保存在本品中的抗体可回收于 4°C 保存, 至少可反复多次使用, 直至不能达到理想结果后丢弃。

注意事项:

- 1、使用本品稀释和配制的抗体可以在 4°C 保存和使用不少于 1 周, 可以反复多次用于 Western、IF 和 IHC, 有效节约抗体。稀释后的抗体在基本澄清的情况下, 可以持续使用, 如果出现微量沉淀可以离心后取上清使用。出现检测效果明显下降, 或出现明显的浑浊等微生物滋生的情况, 需要废弃该稀释的抗体。
- 2、为了使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4°C 进行抗体孵育, 以减缓抗体的衰减速度。
- 3、本品不含叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 但含安全性更高的防腐剂, 还需小心操作避免皮肤直接接触。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 低温运输, 4°C 保存, 12 个月有效。长期不使用可以 -20°C 保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
PE0025	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5×,含 DTT)
PE0050	微量蛋白上样缓冲液(1/6×)
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PE0093	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PE0155	PAGE 胶凝固剂(APS,10%)
PE0300	双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5×,含 DTT)
PE0320	速溶型蛋白上样缓冲液(变性,还原型,5×)
PE0442	一步法 PAGE 凝胶快速制备试剂盒(10%)
PE0600	彩色预染蛋白分子量标准(10-180kD)
PI0090	蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(10×)
PI0101	蛋白酶抑制剂混合液(100×,不含 EDTA)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PS0055	全蛋白提取试剂盒
PS0215	植物种子蛋白提取试剂盒
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PT0015	考马斯亮蓝快速染色液(免脱色)
PT0027	蛋白快速银染试剂盒
PT0056	福林酚试剂(B,2M)
PT0102Y	即用型 BCA 蛋白定量试剂盒
PW0025	10×TBST 缓冲液(pH8.0)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0042	Western blot 一抗稀释液(无蛋白)
PW0056	WB 抗体快速剥离缓冲液(温和通用型)
PW0058	Western 洗涤液(10×)
PW0062	通用显影定影液套装
PW0111	ECL Plus 化学发光液
PW0300	膜再生液
PW0340	TBSTw(10X)(TBS with Tween-20,10X)
PW0402	免冰浴快速转膜缓冲液(10×)
PW0410	无蛋白快速封闭液(1×)
PW0422	通用型抗体稀释液(无蛋白)
PW0442	通用型封闭与抗体稀释液(无蛋白)
PW0600	Alcohol Resistant Marker(双头耐酒精记号笔, 黑色)